

Тема номера: лучшие решения для фармпредприятий

«Фармацевтическая отрасль», октябрь № 5 (22) 2010

На машине может быть установлен одновременно только один дозирующий блок.

Все дозирующие блоки взаимозаменяемы, за исключением дозирующего блока для порошка. Он может иметь тип системы дозирования либо дозатором, либо набивочным штифтом (tamping-pin). Поэтому, в случае заказа такого блока, необходимо сразу определить тип его системы дозирования.

Стандартные устройства: сенсорный экран графического дисплея управления, визуализация на экране реальной скорости производства, автоматическая регулировка скорости производства, вакуумное оборудование для обращения с капсулами, система «нет капсулы – нет дозирования», система 100%-го контроля веса нетто (только с микродозатором для порошка).

Опционально: система автоматической остановки машины при обнаружении случайно не открывшейся капсулы или пропущенного тела.

Другим инновационным проектом MG2 является модель AlterNOVA – автоматическая капсулонаполнительная машина прерывистого движения с системой дозирования tamping-pin, позволяющая успешно конкурировать с другими моделями машин, использующими те же принципы механического движения и системы дозирования.

Но главным преимуществом этой машины является то, что она может работать со скоростями: **45.000 – 90.000 – 135.000 – 180.000 капсул/час.**

Модульность ее конструкции позволяет наращивать скорость просто дополнительной покупкой форматных деталей.



Рис. 4. Модель AlterNOVA



В завершение хотелось бы обратить внимание на то, что компанией MG2 в кооперации с компаниями ROMACO и FARMORES создана полностью **автоматизированная линия по упаковке одноразовых шприцев.**

Линия позволяет собирать шприцы; наполнять их при необходимости; упаковывать в индивидуальную упаковку; далее в коробки и затем на палеты (если необходимо) со скоростью 200 шприцев/мин.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в наше представительство. ■

Контактная информация:

ООО «МДЖИС ПОЛИКОМ»,
Россия, 249035,
Калужская обл., г. Обнинск,
пр-т Маркса, д. 8, офис 17
Тел./факс: +7 (484) 394 05 60,
Моб. тел.: +7 (903) 696 30 20
mgs@obninsk.com,
www.mgspoly.com
www.mg2.it

